

Version: ED 1.1 (2021.04.01修订)

TBS-T漂洗缓冲液 (10×)

目录号: ED0010

01/产品组分

序号	组分	ED0010
1	TBS-T 漂洗缓冲液 (10×)	500 mL

02/保存条件

2-8°C, 有效期 12 个月。

03/产品概述

TBST 缓冲液是生物学实验中常使用的缓冲液, 主要用于 Western Blot, 免疫组化和原位杂交, 酶联免疫等实验中, 清洗免疫印迹膜。TBST 中主要含有 Tris-HCl, NaCl, Tween20 这三种物质。

04/注意事项

请务必在使用本试剂之前阅读此注意事项

- ◇ 该洗涤液已经经过滤除菌处理, 可直接使用, 一旦启用后建议在 2 周内用完。使用过程中应尽量避免细菌污染。
- ◇ 为了您的安全和健康, 请在操作过程中, 穿实验服并戴一次性手套操作。

05/使用方案

1. 取适量本产品, 用蒸馏水或者去离子水10倍稀释。
2. 在一抗或二抗孵育结束后, 加入适量的1×TBST洗涤液, 能盖住蛋白膜即可, 在摇床上缓慢摇动洗涤, 3-5 min, 弃去洗涤液, 再加入新的1×TBST洗涤液。共洗涤3次, 每次3-5 min。然后进行后续的操作。如果按照上述洗涤条件, WB的染色结果背景仍然较高, 可以适当延长洗涤时间, 并增加洗涤次数。通常, 延长洗涤时间或增加洗涤次数不会对WB的结果产生负面影响。

06/相关产品

ED0009 TBS漂洗缓冲液(20×)

本产品仅用于科学研究！

Tel: 0531-82387577

Web: <http://www.sparkjade.com>

Support: support@sparkjade.com

