

Version: AJ 3.2 (2021.04.01修订)

## Spark 10×DNA Loading Buffer

(双染料)

目录号: AJ0202

### 01/产品组分

序号	组分	AJ0202-A	AJ0202-B
1	Spark 10×DNA Loading Buffer (双染料)	1 mL	1 mL×5

### 02/保存条件

本产品于4℃保存。

### 03/产品概述

本产品是 10 倍浓缩的 DNA 上样缓冲液，用于 DNA 凝胶电泳，能促使 DNA 样品沉入凝胶加样孔中。其主要成份为甘油、EDTA、溴酚蓝和二甲苯青 FF 等。溴酚蓝和二甲苯青 FF 用作电泳指示剂，可指示电泳进程。

### 04/注意事项

- ◇ 如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
- ◇ 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 05/使用建议

1. 请按每9 μl DNA样品加入1 μl 10×DNA Loading Buffer的比例（10倍稀释）来使用。
2. 混匀后，直接加到DNA凝胶加样孔中进行电泳。

## 06/相关产品

- AE0101 琼脂糖凝胶纯化回收试剂盒
- AF0801 2×Spark LongHiFi PCR Master Mix (with dye)
- AJ0205 Agarose
- AJ0206 Spark 50×TAE Buffer
- AJ0208 Spark GoldView
- AJ0102 Spark 5000 DNA Marker

本产品仅用于科学研究！

Tel: 0531-82387577

Web: <http://www.sparkjade.com>

Support: [support@sparkjade.com](mailto:support@sparkjade.com)

