

Version: AJ 3.2 (2021.04.01修订)

Spark 5×RNA Loading Buffer

目录号: AJ0204

01/产品组分

序号	组分	AJ0204
1	Spark 5×RNA Loading Buffer	1 mL

02/保存条件

本产品于-20℃保存。

03/产品概述

本产品是 5 倍浓缩的 RNA 上样缓冲液,用于 RNA 非变性凝胶电泳,能促使 RNA 样品沉入凝胶加样孔中。其主要成份为甘油、EDTA、溴酚蓝和二甲苯青 FF 等,经过 DEPC 处理,无 RNase。溴酚蓝和二甲苯青 FF 用作电泳指示剂,可指示电泳进程。

04/注意事项

- ◇ 如果每次的使用量很小,可以适当分装后再使用,以免污染。
- ◇ 请使用无 RNase 的溶液、微量离心管及枪头等,以防止 RNA 降解。
- ◇ 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

05/使用建议

1. 请按每4 μL RNA样品加入1 μL 5×RNA Loading Buffer的比例(5倍稀释)来使用。
2. 混匀后,直接加到凝胶加样孔中进行电泳。

06/相关产品

AC0101 SparkZol Reagent

AC0202 SPARKeasy 组织/细胞 RNA 快速提取试剂盒（含基因组 DNA 清除柱）

AC1705 高效固体表面 RNase 清除剂

AJ0205 Agarose

AJ0208 Spark GoldView

本产品仅用于科学研究！

Tel: 0531-82387577

Web: <http://www.sparkjade.com>

Support: support@sparkjade.com

