

Version: ED 1.1 (2021.04.01修订)

转印滤纸

(7.5×10 cm)

目录号: ED0007

01/产品组分

序号	组分	ED0007
1	转印滤纸 (7.5×10 cm)	50 张

02/保存条件

室温保存 (15-25℃)。

03/产品概述

转印滤纸 (7.5×10 cm) 是一种预裁切的滤纸。本转印滤纸的材质为100%纯度的棉纤维素, 滤纸厚度约为0.4 mm, 预切割为7.5×10 cm大小, 无需自行裁切, 使用时更加便捷。可以直接用于Western、Northern、Southern、EMSA等蛋白或核酸转印的滤纸。本转印滤纸适用于伯乐公司 (Bio-Rad) 的Mini Trans-Blot转印槽, 及其它类似大小的转印槽。推荐使用量为每侧1-3片。

04/注意事项

请务必在使用本产品之前阅读此注意事项

- ◇ 本滤纸尺寸稍微比凝胶和印迹膜要大, 如果用于半干转或干转, 为了避免短路, 请自行裁剪成与胶和印迹膜一样大小。本转印滤纸可直接用于湿转。
- ◇ 本产品仅限于专业人员的科学研究用。
- ◇ 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

05/使用建议

1. 如果湿转, 在转膜开始前, 需要先将转印滤纸用转膜缓冲液浸湿。
2. 在转膜实验中, 凝胶两侧推荐使用1-3片本产品, 并对齐, 防止放入转膜槽时导致凝胶与膜发生偏移。

06/相关产品

- ED0001 Tris-glycine转膜缓冲液(10×)
- ED0002 硝酸纤维素膜(进口分装, 6.3×8.3 cm, 0.2 μm)
- ED0004 PVDF膜(进口分装, 6.6×8.5 cm, 0.22 μm)
- ED0005 PVDF膜(进口分装, 6.6×8.5 cm, 0.45 μm)
- ED0006 PVDF 膜浸润活化液

本产品仅用于科学研究!

Tel: 0531-82387577

Web: <http://www.sparkjade.com>

Support: support@sparkjade.com

