

Version: EE 1.2 (2021.04.01修订)

抗荧光淬灭封片剂（含DAPI）

目录号: EE0015

01/产品组分

序号	组分	EE0015
1	抗荧光淬灭封片剂（含 DAPI）	10 mL

02/保存条件

-20℃避光保存，有效期1年。

03/产品概述

抗荧光淬灭封片剂（含DAPI），可以用于减缓各种常见荧光淬灭，如FITC、GFP、得克萨斯红、Alexa Fluor染料、APC等，且含有蓝色荧光染料DAPI，能对细胞核进行DAPI染色。

04/注意事项

请务必在使用本试剂之前阅读此注意事项

- ◇ 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗。
- ◇ DAPI 对人体有刺激性，为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套。
- ◇ 使用本产品能减缓荧光淬灭，但仍需要避光。

05/使用方案

1. 贴壁细胞样品：
 - 1) 滴加一滴抗荧光淬灭封片剂在载玻片，在抗荧光淬灭封片剂上方轻轻盖上含有细胞的盖玻片，避免产生气泡。
 - 2) 在荧光显微镜下观察细胞。

2. 组织切片：

- 1) 滴加一滴抗荧光淬灭封片剂在组织切片上，在抗荧光淬灭封片剂上方轻轻盖上盖玻片，避免产生气泡。
- 2) 在荧光显微镜下观察组织切片。

06/相关产品

- EE0011 DAPI染色液
- EE0012 苏木素伊红(HE)染色试剂盒
- EE0013 中性树胶封片剂
- EE0014 抗荧光淬灭封片剂

本产品仅用于科学研究！

Tel: 0531-82387577

Web: <http://www.sparkjade.com>

Support: support@sparkjade.com

